

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ АНАЛИЗАТОРА BioSystems A25



**1. Режимы работы прибора.**

1.1. Отправка результатов в ЛИС

**2. Тип подключения.**

2.1. Файловая система

**3. Настройки прибора.**

3.1. Дополнительная настройка не требуется.

**4. Отправка результатов.**

1000000000014	ALT	1	11,11	ME/l	21.01.2010 18:52:41
1000000000014	AST	1	12,1	ME/l	21.01.2010 18:52:41
1000000000014	ALB	1	13,1	g/l	21.01.2010 18:52:41

НОМЕР ОБРАЗЦА    КОД ТЕСТА    РЕЗУЛЬТАТ    дата время

КОД ТИПА БИОМАТЕРИАЛА    единица измерения

4.1. Для отправки результатов необходимо файлы с результатами поместить в папку IN. Разделитель – tab. Содержимое файла на изображении выше. Примеры файлов будут сопровождать эту инструкцию.

**5. Настройка драйвера.**

5.1. Используется драйвер A25.dll

5.2. Настройка DriversRegistry.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<DriversRegistry xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <Data>

    <DriverRegistrationData DriverDll="A25" SystemName="be02ffc6-d631-4159-96ed-b49e43055e85">

      <Devices>

        <DeviceData Name="A25" SystemName="940194019401-34-1" WorkMode="OnlySendResults"
Options="AutoCreateDirective" AddressType="BySampleBarcode" AutoCreateDirectiveIdDepartment="1">

          <SettingsType>A25.A25DriverSettings</SettingsType>

          <SettingsAssembly>A25, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null</SettingsAssembly>

          <SettingsData>&lt;?xml version="1.0" encoding="utf-16"?&gt;

            &lt;A25DriverSettings Encoding="us-ascii"&gt;

              &lt;HardwareSettings Folder2Write="c://TestDm//Data//Out" Folder2Read="c://TestDm//Data//In" DeleteAfterRead="False"
ReadPeriodInSeconds="5" File2WriteNameMask="file.txt" /&gt;

              &lt;/A25DriverSettings&gt;</SettingsData>

            </Devices>

          </DriverRegistrationData>

        </Data>

      </DriversRegistry>
```

```
&lt;HardwareSettings Folder2Write="c://TestDm//Data//Out"
Folder2Read="c://TestDm//Data//In" DeleteAfterRead="False" ReadPeriodInSeconds="5"
File2WriteNameMask="file.txt" /&gt;
```

- настройки папок для чтения и записи.

Folder2Write – путь к папке для записи

Folder2Read – путь к папке для чтения

DeleteAfterRead="False" означает, что файлы после прочтения будут перенесены в папку Readed

ReadPeriodInSeconds – 5 секунд интервал между операциями чтения папки.

File2WriteMask – маска файла для записи.

Необходимо создать 2 папки и прописать к ним путь в DriversRegistry.xml

После чего можно запускать ДМ и помещать файлы с результатами в папку для чтения.